


Drgania anharmoniczne

Program: Coach 7

Projekt: [\PTSNDysk](#) \Coach7\04 Drgania anharmoniczne

Ćwiczenie: *Drgania anharmoniczne.cma7*

Przykład wyników: *Drgania anharmoniczne.cmr7*

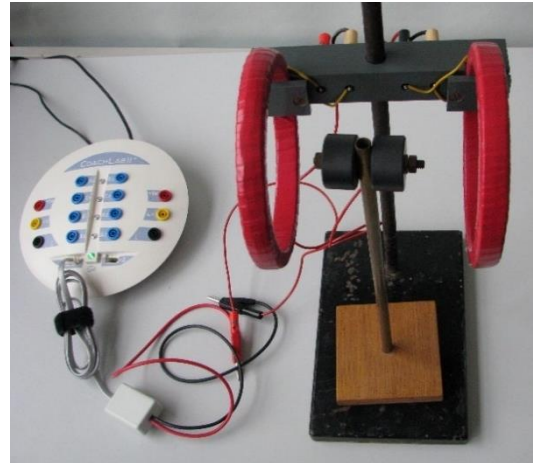

Układ pomiarowy

Cewki Helmholtza, między którymi porusza się magnes, są podłączone poprzez czujnik napięcia 0212i CMA do wejścia „I” konsoli pomiarowej *CoachLabII+*.



Ustawienia parametrów pomiaru

Rodzaj: *Pomiar w funkcji czasu*

Czas pomiaru: *6 s*

Częstotliwość próbkowania: *50/s*

Pomiary

Wychylić magnes z położenia równowagi, nacisnąć zielony przycisk start pomiaru i puścić magnes.

